

## BRUGERVEJLEDNING

# Kosan Gas / MEDEM Laboratorietester SEC-L

### OPSTART

- Sæt nøglen i pos. **ON** og tryk på den gule gasknap.
- Systemet fylder nu anlægget og tester for korrekt gastryk samt for utætheder og eventuelle åbne gashaner.
- Systemet er nu åbent i det antal timer, som det er indstillet til [tiden kan ændres af en tekniker].
- Fjern nøglen i pos. **ON** [efterlad aldrig nøglen i laboratorietesteren].
- Når tiden udløber, kommer der et akustisk signal og besked i displayet. Opstartsproceduren gentages.

### LUKNING

- Sluk for gasforsyningen ved at sætte nøglen i og dreje den i pos. **OFF**, når undervisningen er slut
- Det er vigtigt, at gassen afbrydes efter undervisningen. Hvis der ikke afbrydes for gassen, vil der komme et akustisk signal, når tiden udløber. Dette kan være til uro for rengøringspersonalet, ligesom der er en sikkerhedsrisiko, hvis man, utilsigtet, kommer til at åbne for en gashane.

### NØDSTOP

- Ved nødsituationer kan der afbrydes for gasforsyningen ved at trykke på nødstopet på laboratorietesteren eller på et ekstra nødstop, der eventuelt er opsat ved flugtveje.
- Ved ny opstart skal alle nødstop resettes og normal opstartsprocedure skal gentages.

### VENTILATIONSLAMPE

- Ventilationslampen skal altid lyse grønt under drift. Hvis lampen ikke lyser, er det et signal om, at ventilationen ikke er i drift. Det vil derfor ikke være muligt at åbne for gasforsyningen.

### EL-KNAP

- EL-knap skal aktiveres, hvis den er anvendt til fx strømforsyning ud til elevborde.

### DISPLAY

- Ved forskellige fejlsituationer bliver gasforsyningen afbrudt, og besked om fejl kan aflæses i displayet. Hvis der er tvivl om beskeden, skal den teknisk ansvarlige på uddannelsesstedet kontaktes.